

# 糖溶液系列产品

## 使用说明书

**储存条件：**RT，未开封 1 年有效。

**产品组成：**

产品成分 (g/L)	SL6450	SL0980	SL0990	SL0991
	20%葡萄糖 溶液	20%半乳糖 溶液	20%棉子糖 溶液	30%半乳糖 棉子糖溶液
葡萄糖	200	-	-	-
半乳糖	-	200	-	200
棉子糖	-	-	200	100

**产品说明：**

Cooaber 出品的糖溶液，经严格的过滤除菌，未开封常温可储存 1 年，为酵母菌生长提供碳源，主要用于酿酒酵母或者毕赤酵母的营养缺陷型筛选培养和表达培养，尤其是毕赤酵母的表达培养。该系列碳源溶液为 10 倍母液，配制培养基时应预留足够的体积。本系列产品也可用于其他类型培养基的碳源补充。

**使用方法：**

1. 取相应酵母培养基，加适量水溶解。
2. pH 值在 5.8-6.0，121°C 高压灭菌 15 分钟。
3. 待培养基冷却至 60 °C 左右加入相应量的糖溶液。

### **注意事项:**

1. 该系列产品的取用应在超净工作台内操作,用完即刻旋紧瓶盖。
2. 该系列产品长期不用建议-20 ℃储存,尤其是使用过的产品。

